

Perform® Sterile Alcohol IPA

Desinfektions spray

- Hurtig og effektiv alkohol baseret spray til overflader og udstyr
- Steril (gammabestrålet) og microbial filtreret
- Klar til brug i praktisk steril 500 ml spray system
- Optimal med WFI (water for injection)
- Farve og parfume fri
- Effektivitetstest efter europæisk standard



| Varenummer | Artikel | Pakning |
|------------|------------------------------|--------------------|
| 136406 | 500 ml spray flaske/Standard | 10 x 500 ml/karton |
| 121101 | 500 ml spray flaske/WIFI | 10 x 500 ml/karton |

Perform[®] sterile alcohol IPA

Produktbeskrivelse:

- Hurtig og effektiv alkohol baseret spray til overflader og udstyr.
- Steril (gammabestrålet) og microbial filtreret (0.2 µm)
- Klar til brug i praktisk steril 500ml spray system
- Optional med WFI (water for injections)
- Farve og parfume fri
- Effektivitetstestet efter europæiske standard

Anvendelse

Desinficering af overflader og udstyr i renrum, med forhøjet risiko for infektioner og hvor en kort kontakt tid er påkrævet. Især klasse A and B renrum områder, ifølge:

- Annex 1 af EU Guide til god fremstillingspraksis: Producent af sterile medicinske produkter, Marts 2009
- FDA Vejledning til Branchen: Sterile lægemidler produceret ved aseptisk forarbejdning - god fremstillingspraksis; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Brugsanvisning

Påfør Perform[®] sterile alcohol IPA ufortyndet på området der skal renses, så hele området er tydeligt fugtet. Fjern evt. overskydende med en engangsklud. Må ikke anvendes til at behandle overflader, der er særligt følsomme overfor alkohol, såsom akrylglas.

Perform[®] sterile alcohol IPA fås også med WFI.

Mikrobiologisk effektivitet

Perform[®] sterile alcohol er effektiv mod: bactericidal, levurocidal, fungicidal og virucidal (BVDV, Vaccinia).

Kontakt tid

| | |
|-----------------------------|---------|
| Bactericidal | 1 Min. |
| Levurocidal | 1 Min. |
| Fungicidal | 15 Min. |
| Virucidal (BVDV , Vaccinia) | 30 Sek. |



Testet ifølge EN 1276, 1650, 13697

Produkt data

Sammensætning : 100 g indeholder: 63.1 g Propan-2-ol (70% (v/v))

Kemisk / fysisk data:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| udseende: | Farveløs væske |
| Density at 20 °C: | 0.88 g/cm ³ |
| Flash point (DIN 51755): | 22 °C |

Mærket i henhold til EC Direktiver

| | |
|---------|--|
| Xi: | Lokalirriterende |
| R10: | Brandbart |
| R36: | Risiko for øjenirritation |
| R67: | Dampe kan give sløvhed og svimmelhed |
| S23: | Undgå indånding af dampe |
| S24/25: | Undgå kontakt med hud og øjne |
| S26: | I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes |
| S51: | Må kun bruges i ventilerede områder |

perform[®] sterile alcohol IPA

Særlige bemærkninger

Anvend desinficerende midler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformation før brug.

Brug ikke nær antændelseskilder.

Det sterile 500 ml spray system tilbyder følgende fordele:

- Passende størrelse til opbevaring.
- Brugervenlig ergonomisk formet spray pumpe
- Forbliver steril efter åbning.

Flaskerne er sterile (med bestrålings indikator) og dobbelt-indpakket.

Perform[®] sterile alcohol IPA omfatter alkohol af farmaceutisk kvalitet i overensstemmelse med Ph. Eur.

Det anbefales at bære engangshandsker.

Pakning/Varenr.

| | Enhed | Antal enheder/karton | Varenr. |
|----------|---------------------|----------------------|---------|
| Standard | 500 ml spray bottle | 10 x 500 ml | 136406 |
| WFI | 500 ml spray bottle | 10 x 500 ml | 121101 |

Miljø information

Schülke fremstiller produkterne økonomisk og med avancerede, sikkerheds- og miljøvenlige produktionsprocesser, men bibeholder samtidig de høje kvalitets-standarder.

Ekspertudtalelser og information

Besøg evt. hjemmesiden for et overblik over litteratur / rapporter om Perform[®] sterile alcohol IPA
www.schuelke.com

For yderligere information kontakt venligst
Imtex aps, Retortvej 1c, 2500 Valby. Tlf.: +45 3645 4591